



TERMOMETRO TM804

MANUAL DE USUARIO

1. Especificaciones:

- Rango medición de Temperatura Ambiente: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($-14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
- Rango medición de Temperatura Nevera/Congelador: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$)
- Precisión medición Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
- Resolución Temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (0.2°F)
- Alimentación: 1 x 1.5V (batería de tamaño AAA)
- Memoria Máximo / Mínimo
- Alarma Alto / Bajo
- Unidades ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

2. Instrucciones de Operación:

Mueva hacia abajo la tapa de la batería e instale la batería. El termómetro después de unos 3 segundos mostrará la temperatura de la nevera/congelador. Ubique el sensor en la posición deseada dentro de la nevera/congelador e inserte el sensor en el soporte. Fije el termómetro en la ubicación deseada fuera de la nevera/congelador utilizando la cinta de velcro o los imanes suministrados.

Presione $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para alternar entre las diferentes unidades de medida.

Pulse Ambiente/Nevera para alternar la pantalla entre temperatura ambiente o temperatura de la nevera/congelador.

Presione MAX/MIN para mostrar valor medido máximo y presione nuevamente para mostrar el valor mínimo y una tercera vez para volver a la lectura actual. Mantenga presionado durante al menos 2 segundos para restablecer (borrar memoria).

Mantenga presionado el botón ALARMA (símbolo de campana) durante al menos 2 segundos y los íconos ALTO y REFRIGERADOR parpadearán.

Presione $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para establecer el límite alto de alarma.

Mantenga presionado el botón ALARMA (símbolo de campana) nuevamente durante al menos 2 segundos y los íconos BAJO y NEVERA parpadearán.

Presione $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para configurar el límite inferior de la alarma.

Si la lectura del sensor de la nevera/congelador está fuera del límite establecido, sonará la alarma.

Pulse el botón ALARMA (símbolo de campana) para encender o apagar la alarma.